



INCLUDED PARTS:

Before the assembly, please make sure that all the following parts are included in the package:

- Backrest, metal plate, small knob - 1 set
- Seat with metal frame - 1 set
- Long mechanism with one button - 1 set
- Column - 1 piece
- Extension of the column - 1 piece
- Footrest - 1 piece
- Column cover - short (A) and long (B) - 2 pieces
- A base of five branches - 1 piece
- Landslides - 5 pieces

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fix the sliders (1) on the base of five branches
2. Fix the extension of the column (3A) to the hole in the base (2).
3. Place the column cover on the extension of the column (3A).
4. Attach the footrest (4) to the extension of the column (3A).

When mounting a footrest, the chrome edge should be placed with the black 3-arm support (on top).

5. Fix the column (3B) in the extension hole of the column (3A).
6. Insert the seat back fastening element (6) into the guides on the seat leaf (5) and secure it with a longer knob.
7. Unscrew the smallest knob on the backrest (7), insert the seat back fastening element (6) and screw the knob one more time.
8. Backrest (7) mounted with a seat (5) placed on the pin of the column (3B).
9. Adjust the height of the seat and the backrest and fix the adjustment screws.





LISTA DE PARTES INCLUIDAS:

Antes del montaje, asegúrese de que todas las piezas especificadas a continuación estén incluidas en un paquete:

1. Respaldo, placa de metal, pomo pequeño - 1 juego
2. Asiento con marco de metal - 1 juego
3. Mecanismo largo con un botón - 1 juego
4. Columna - 1 pieza
5. Extensión de la columna - 1 pieza
6. Reposapiés - 1 pieza
7. Cubierta de la columna - corta (A) y larga (B) - 2 piezas
8. Una base de cinco ramas - 1 pieza
9. Deslizamientos - 5 piezas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fije los deslizadores (1) en la base de cinco ramas
2. Fije la extensión de la columna (3A) en el orificio de la base (2).
3. Coloque la cubierta de la columna en la extensión de la columna (3A).
4. Fije el reposapiés (4) en la extensión de la columna (3A).

Montando un reposapiés, el borde cromado debe colocarse en un soporte negro de 3 brazos (en la parte superior).

5. Fije la columna (3B) en el orificio de extensión de la columna (3A).
6. Inserte el elemento de fijación del respaldo del asiento (6) en las guías de la hoja del asiento (5) y fíjelo con un pomo más largo.
7. Desatornille la perilla más pequeña del respaldo (7), coloque el elemento de fijación del respaldo del asiento (6) y atornille la perilla una vez más.
8. Respaldo (7) montado con un asiento (5) colocado en el pasador de la columna (3B).
9. Ajuste la altura del asiento y el respaldo y fije los tornillos de ajuste.

